



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Montageanleitung Stativ

KERN SFB-A01


Version 1.0

11/2012

D



SFB-A01-IA-1210

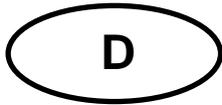

KERN SFB-A01

Version 1.0 11/2012

Montageanleitung Stativ

Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten	2
2	Lieferumfang	3
3	Montage	3
3.1	Stativ an Waage montieren.....	3
3.2	Anzeigegerät an Stativ montieren.....	4


Stativ SFB-A01 nur für folgende SFB-Modelle geeignet:

- SFB 60K2XLM
- SFB 100K2L
- SFB 100K2LM
- SFB 100K2XL
- SFB 100K2XLM
- SFB 200K 2XL
- SFB 300K1LM

1 Technische Daten


Stativhöhe	60 cm
Nettogewicht	1800 g


2 Lieferumfang

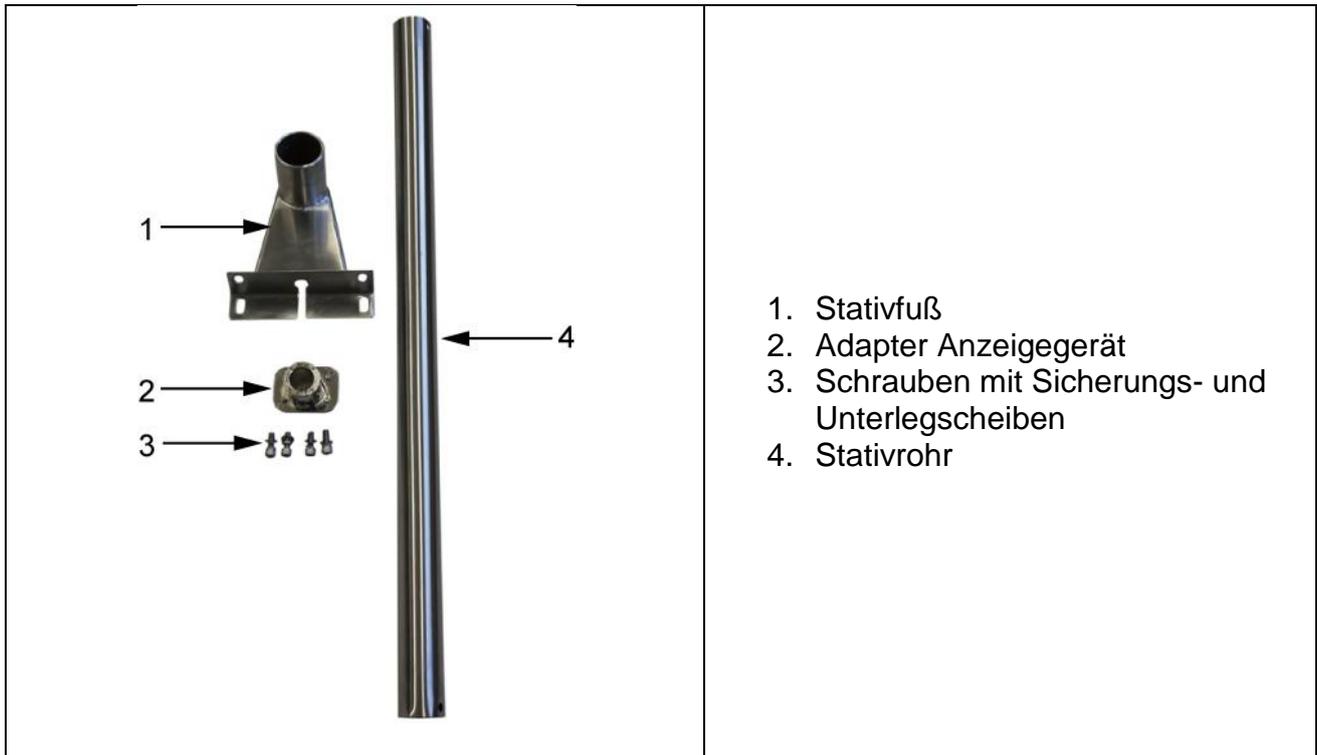

3 Montage

3.1 Stativ an Waage montieren

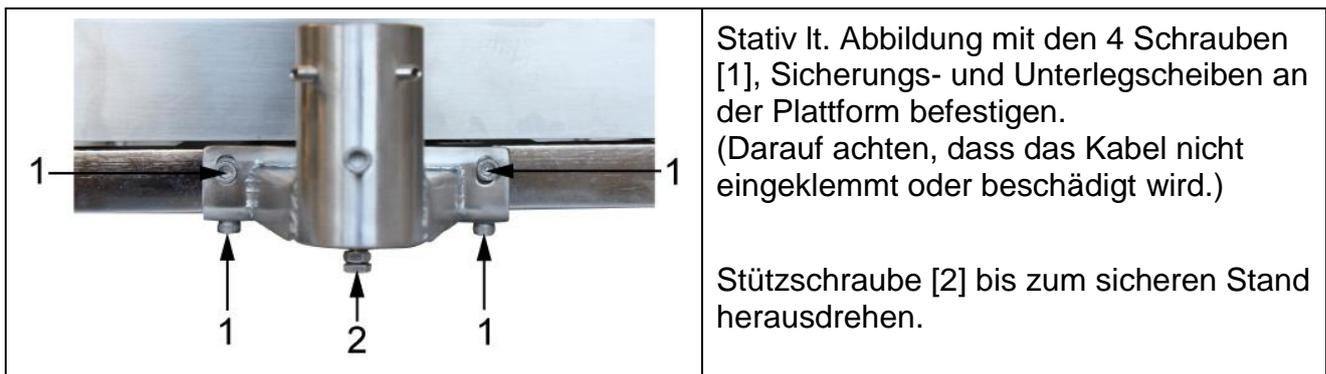

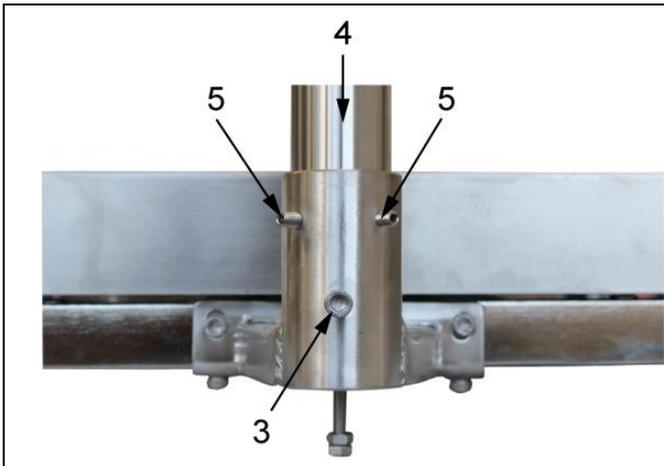

Schraube [3] aus dem Stativfuß herausdrehen.

Stativrohr [4] so weit in den Stativfuß einführen, bis sich das Loch im Stativrohr und das im Stativfuß genau übereinander befinden.

Schraube [3] wieder eindrehen.
Mit Schrauben [5] Stativrohr fixieren.

3.2 Anzeigegerät an Stativ montieren



Den Adapter [6] des Anzeigegerätes mit den 4 Schrauben [7] lt. Abbildung an das Anzeigegerät festschrauben.

Darauf achten, dass sich die Schraube des Adapters auf der Seite befindet, an der auch das Loch im Stativrohr ist.



Mit der Schraube des Adapters Anzeigegerät am Stativ fixieren.

Kabel mit Kabelbindern so zusammenfassen, dass es beim Wägevorgang nicht stört.