



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Signallampe

KERN CFS-A03

Version 1.4

2018-04

D




CFS-A03-IA-d-1814

Konfiguration

Die Ampel **CFS-A03** kann für unterschiedliche Anwendungen angepaßt werden. Hierzu wie folgt vorgehen:

Für das Verändern der Anschlüsse müssen die 4 Schrauben an der Bodenplatte gelöst und die Bodenplatte entfernt werden.

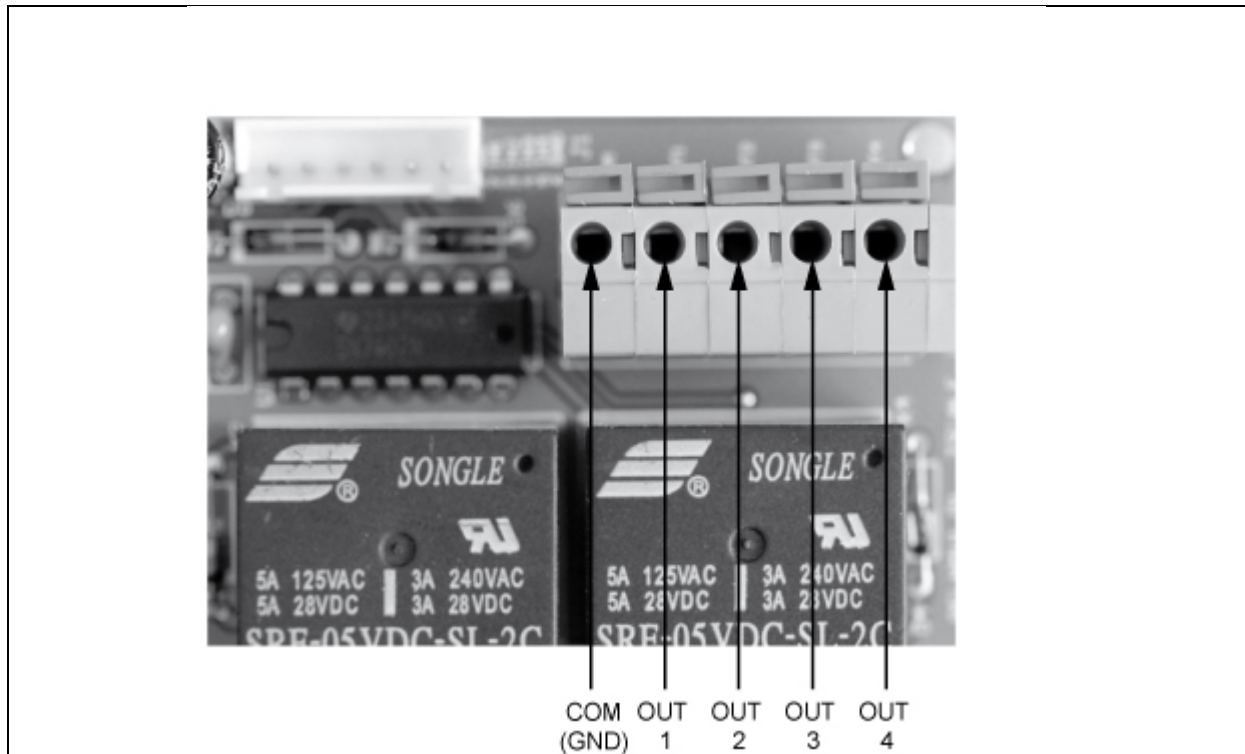

Anschluß „COM“ (GND) nicht verändern!

Modell GAB		Modelle KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Schwarz	COM (GND)	Schwarz
OUT 1	Gelb	OUT 1	Gelb
OUT 2	----	OUT 2	Rot
OUT 3	Rot	OUT 3	Grün
OUT 4	Grün	OUT 4	----